



消除SARS-CoV-2病毒N蛋白非特异吸附处理液（胶体金膜类专用）

Catalog_no : ADAA0016-GICT

Category : 冠状病毒产品

Size : 500ml

详情 :

本产品可完美消除N蛋白非特异吸附造成超高本底的处理液。

本产品专用于胶体金相关膜类实验。

有些抗原容易发生非特异性吸附，例如N蛋白已经包被到胶体金膜上了，实验测试后，发现假阳性比较多，可以用我们的这个产品处理一下抗原膜，可以在一定程度上减少抗原的非特异性吸附，也就可以减少假阳性。N蛋白的效果最好，其他的S蛋白等抗原客户可以自行测试。

处理方法：向抗原包被膜上滴加适量处理液，让处理液浸湿抗原包被膜即可；或者把抗原包被膜在处理液里过一下，让其浸湿即可。