



## 佐剂乳化器

货号：	BDYQ1001
类别：	杂交瘤融合筛选
规格：	个
详情：	<a href="#">乳化器操作视频</a>

说明：

- 1、本产品单次乳化液体量范围约为250ul~20ml。
- 2、本产品标配一支乳化针头。
- 3、针头清洗方法：用75%酒精擦拭两遍即可（第二遍用新棉球）。
- 4、乳化时间建议：一般1-10ml乳化量3-5分钟即可，最多不要超过10分钟。
- 5、注意乳化器操作视频中的操作方式，整体从上到下，局部上下摆动前进。