



## 彩色预染标准分子量蛋白 Marker (10-180kDa)

货号	规格
BF06193	250 $\mu$ l

### 产品介绍

包含10种彩色预染的蛋白 Marker，分子量范围为10-180kDa。可直接观察蛋白电泳的情况，也可用于观察 Western Blot 的转膜效果。

### 使用说明

直接使用即可，上样前无需加热，不用添加还原剂。每次上样5 $\mu$ l 即可。


### 保存方法

本产品含有大量甘油，可-20 $^{\circ}$ C 保存；4 $^{\circ}$ C 可放置1月以上，不发生降解现象。

### 注意事项

建议使用15%浓度的分离胶，低于15%浓度，25kDa 以下条带不易分离。

转膜效果与转膜时间有关，转膜后较大分子量条带如未转膜成功，属于正常现象。

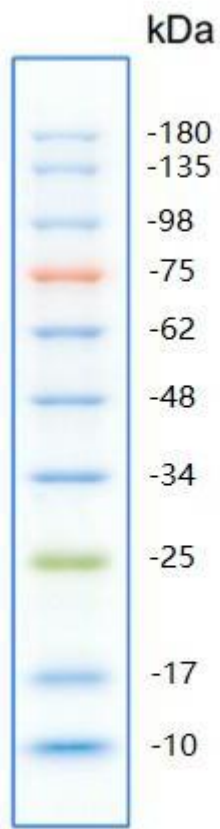

Tris-Glycine  
15~20%

注：上样量5 $\mu$ l，15%分离胶