



考马斯亮蓝脱色液R250

货号	规格
BTYA0316	500ml

产品介绍

考马斯亮蓝染色液是以考马斯R250为染料，可用于SDS-PAGE或非变性PAGE等蛋白电泳胶的快速、高灵敏染色，或Western转膜后PAGE胶残留蛋白的检测。

储存条件 4℃保存，一年有效。

使用说明

1、电泳结束后，取胶放入50-100ml蒸馏水中，在摇床上摇动5分钟，倒弃液体，再重复两次。

2、加入适当体积的染液，使染液能够完全覆盖凝胶，在摇床上摇动5分钟染色。

3、染色结束后回收染液，加入适当体积的脱色液，在摇床上摇动5分钟脱色，重复2次或脱色至蛋白条带清晰。

注意事项

- 1、本染液呈酸性，有轻微腐蚀性，使用时请注意防护。
- 2、为了您的健康和 safety，请穿实验服和佩戴一次性手套。